

## Fiche méthode : SENS V2 Console LabQuest

### Mise en fonctionnement

Bouton marche-arrêt

Styler pour écran tactile

Brancher de 1 à 4 capteurs



Écrans lors du branchement du capteur température :



Affichage à l'écran



### Définir les paramètres de mesure




Cliquer sur l'écran pour afficher les paramètres

Lancer un nouvel enregistrement

Run 2

Régler les paramètres

Utiliser le styler et le clavier tactile

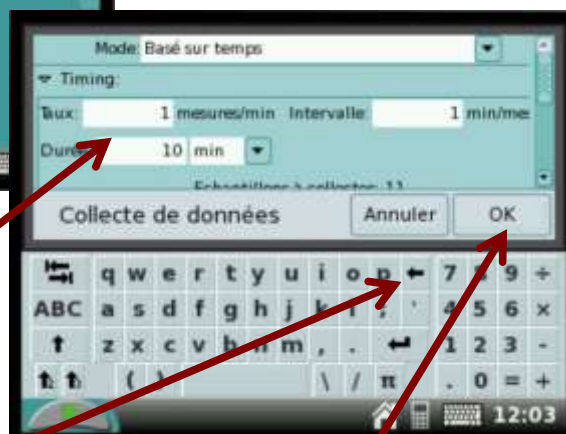

Pour effacer positionner le curseur à droite et utiliser le retour arrière


Puis OK

## Lancer la mesure

Cliquer ici pour débuter l'enregistrement



La courbe s'affiche  
(le bouton démarrage sert aussi de stop)

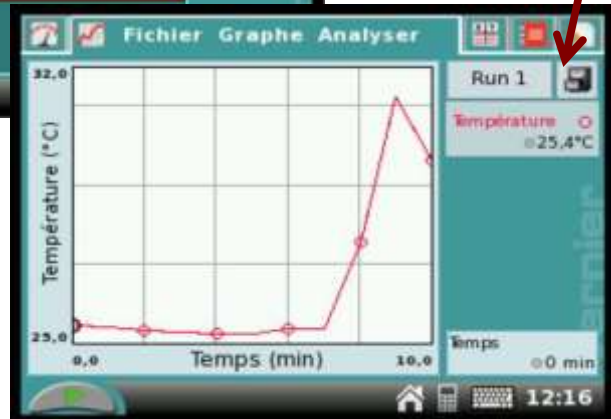


## Enregistrement de la courbe

Sélectionner fichier

enregistrer

nommer la courbe avec le clavier virtuel

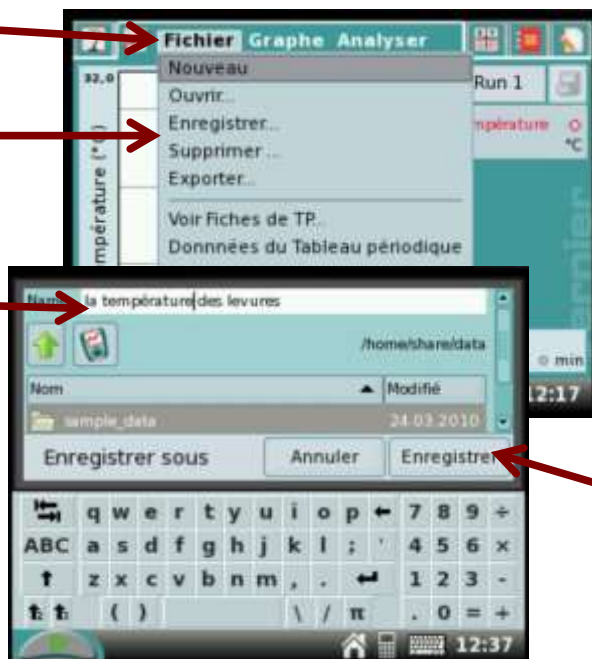

et enregistrer

## Pavé de commandes directes

Début-arrêt de la mesure

Retour

Sélection dans les onglets



Changement d'onglet