

ACQUISITION D'IMAGES

UTILISATION D'UNE CAMERA NUMERIQUE	LOGICIEL D'ACQUISITION D'IMAGE
<p style="text-align: center;">Installer la caméra</p> <p style="text-align: center;">Placer la caméra à la place de l'oculaire.</p> <p style="text-align: center;">Brancher sur le port USB du haut (en façade de l'ordinateur).</p> <p style="text-align: center;">Lancer le logiciel</p>	Lancer le logiciel MINISEE, icône sur le bureau
	<p>Lancer la caméra</p> <ul style="list-style-type: none">- File (fichier)- Import image- Video capture choisir <u>Scope Tek DCM130E</u>
	<p>Capter l'image</p> <p>Ajuster la mise au point, pour avoir une image nette à l'écran</p> <ul style="list-style-type: none">- Capture puis réduire la fenêtre
	<p>Enregistrer</p> <ul style="list-style-type: none">- Double clic sur l'icone de l'image- File- Save as (enregistrer sous), renommer puis enregistrer
	LOGICIEL DE TRAITEMENT D'IMAGE
	Lancer le logiciel MESURIM (répertoire géologie sur le bureau)
	<ul style="list-style-type: none">- Fichier- Ouvrir : remonter l'arborescence (jusqu'au bureau)- Double clic sur l'image